

INSTRUÇÃO DE USO

Instalação da proteção para motor

■ 1. MODELOS APLICÁVEIS

Descrição	Modelo
Centrífuga de bancada	FL9-5000S

■ 2. USO PRETENDIDO

Proteção contra sujidades decorrentes do uso do equipamento que possam vir a danificar mecânica ou eletronicamente o motor do equipamento.

■ 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto não maleável e de uso específico.

■ 4. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A centrífuga, modelo FL9-5000S, possui uma peça de proteção extra para o seu motor, esta que previne travamentos por sujidade e/ou outro agente externo. O equipamento não deve ser utilizado sem a instalação desta proteção.

Siga as instruções a seguir para efetuar a correta instalação:

1. Abra a embalagem.
2. Retire o pacote do interior da cuba.
3. Utilizando a chave de Boca 19mm que vai juntamente com o produto, retire o parafuso do eixo central.



4. Insira a peça de proteção no eixo central e deslize-a até a base do motor.

5. Posicione a peça de tal forma que todas as furações estejam posicionadas nos seus respectivos espaços.



6. Utilize uma chave Phillips 1/4x5, chave de tamanho médio.
7. Utilizando a chave adequada realize a instalação dos quatro parafusos que serão presos ao motor.



8. Realize o aperto necessário para que a peça fique firmemente parafusada.
9. Após todo o processo realizado instale o rotor de sua preferência e utilize o equipamento normalmente conforme instruções contidas no manual do equipamento.

■ 5. ARMAZENAMENTO

Em caso de necessidade de movimentação do equipamento a peça deve ser retirada e acondicionada de tal forma que garanta a sua proteção e integridade.



■ 6. PRECAUÇÕES

Evite impactos de alta intensidade. Produto não maleável.

■ 7. VALIDADE

Não aplicável.

■ 8. GARANTIA

A Firstlab Industria Importação e Exportação Produtos para Laboratórios Ltda garante que a **peça de proteção** em condições normais de uso, não apresenta defeitos de material. Esta garantia exclui danos resultantes de transporte, mau uso, descuido ou negligência. A responsabilidade da Firstlab referente à garantia do produto é limitada ao recebimento de evidências de que o defeito encontrado está dentro dos termos de garantia citados acima.

■ 9. DISTRIBUÍDO POR

Firstlab Indústria Importação e Exportação de Produtos para Laboratórios Ltda.

Avenida Rui Barbosa, 5525 – Bloco B Galpões 1 e 2 – São José do Pinhais – PR – CEP: 83.040-550 | CNPJ: 27.089.709/0001-61

Telefone: +55 (41) 3888.0888

■ 10. REGISTRO ANVISA

Registro do equipamento: 81628880019

Registro da peça de proteção: Não aplicável.

■ 11. RESPONSÁVEL TÉCNICA

Ayná dos Santos Mendes | CRBio: 66.772/07-D